

# 鉛容器お取扱いの注意点

- 測定器、鉛容器、マリネリ容器は水平のしっかりした台や床に置いてください。鉛容器の重さは20kg 近くあります。机などに置く場合には、荷重に耐えられるかよく確認してください。
- 鉛容器は、床に落とさないようご注意ください。非常に重いため、重大な事故、怪我になります。鉛容器は、常に大人の目の届くところに置き、子どもには触らせないでください。
- 鉛容器を持つ場合には、必ず両手で持ってください。
- 鉛容器は3つに分かれます。特に真ん中のパーツは、円形なので高い場所に置いた場合、置き方によっては床に転がり落ちる危険性があります。十分に気をつけてください。
- また鉛容器の蓋をしめる場合には、指などを挟まないようご注意ください。
- 鉛容器の塗装は、使用にともなって、はげたり、割れたりします。遮蔽効果には、影響はありません。
- 持ち手（ハンドル）がぐらつく場合には、必ずネジを締め直してください。場合によってはサポートにご連絡ください。ハンドルのネジがゆるんだ状態での使用は、非常に危険です。十分にご注意ください。
- 鉛容器内に測定器を入れ、中段を組み立てる際には測定器の USB ケーブルが下段の溝に入っていることを確認してください。鉛容器で挟むと壊れる可能性があります。